





本号のカラム	Shodex Asahipak GF-310HQ 4B, RSpak NN-614, Asahipak ODP-50 2D
本号のサンプル	血清、フェノバルビタール、ヒ素化合物、ポリエチレングリコール、プロプラノロール

## 分配吸着用、ゲルろ過用、マルチモード用 LC/MS用ダウンサイズカラムをラインアップしました。

### ◆血清中のフェノバルビタール

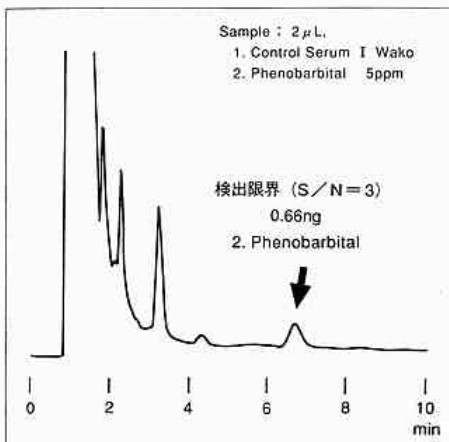

### ◆血清の注入量による影響

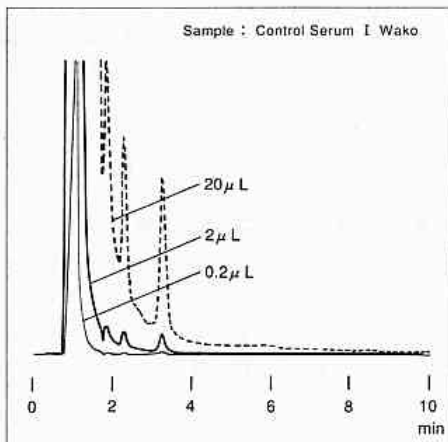

Column : Shodex Asahipak GF-310HQ 4B  
(4.6mm  $\phi$   $\times$  50mm)  
Eluent : 50mM CH<sub>3</sub>COONH<sub>4</sub>/CH<sub>3</sub>CN=70/30  
Flow rate : 0.25 mL/min  
Detector : Shodex UV (220nm)  
Column temp. : 30  $^{\circ}$ C

この度 Shodex では、昨今多方面での利用が盛んになってきた LC/MS 用のダウンサイズカラムのラインアップを行いました。

いずれのカラムもポリマー系の充てん剤を用いた、小サイズながら優れた分離特性を有する LC/MS 用として最適なカラムです。

分類	品名	サイズ (mm) $\phi$ $\times$ L	価格 (円)
分配 吸着用	RSpak DE-213	2.0 $\times$ 150	110,000
	RSpak DE-413S	4.6 $\times$ 50	60,000
	Asahipak ODP-50 2D	2.0 $\times$ 150	60,000
	Asahipak NH2P-50 2D	2.0 $\times$ 150	70,000
	RSpak NN-614	6.0 $\times$ 150	150,000
ゲル ろ過用	Asahipak GF-310HQ 4B	4.6 $\times$ 50	*
	Asahipak GF-310HQ 2D	2.0 $\times$ 150	*
マルチ モード用	Asahipak GS-320HQ 4B	4.6 $\times$ 50	*
	Asahipak GS-320HQ 2D	2.0 $\times$ 150	*

\* 特注品として提供いたしますので、  
お問い合わせください。

