



チウラム、シマジン、チオベンカルブ 溶出溶媒量

1. Autoprep® PS@Liqシリーズではチウラムはアセトニトリル、シマジン、チオベンカルブはアセトンの溶出でどちらも3 mLの溶出で3農薬の回収率が100%

■プロトコル Autoprep® PS@Liqに農薬を添加し、法令に従い、各溶媒で分画溶出しました。

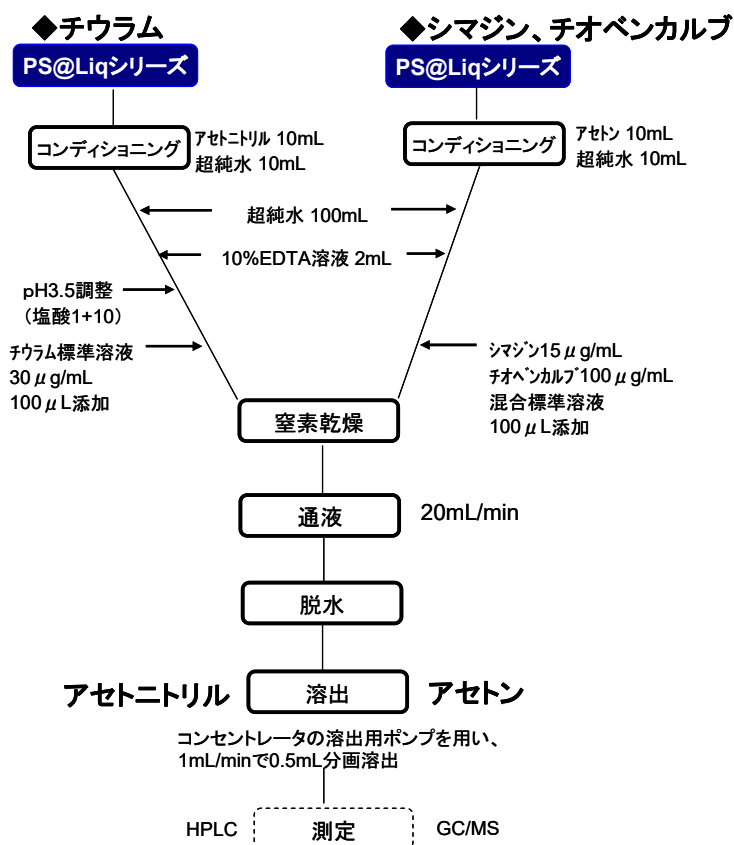

PS@Liqでの溶出溶媒量 (各n=3)

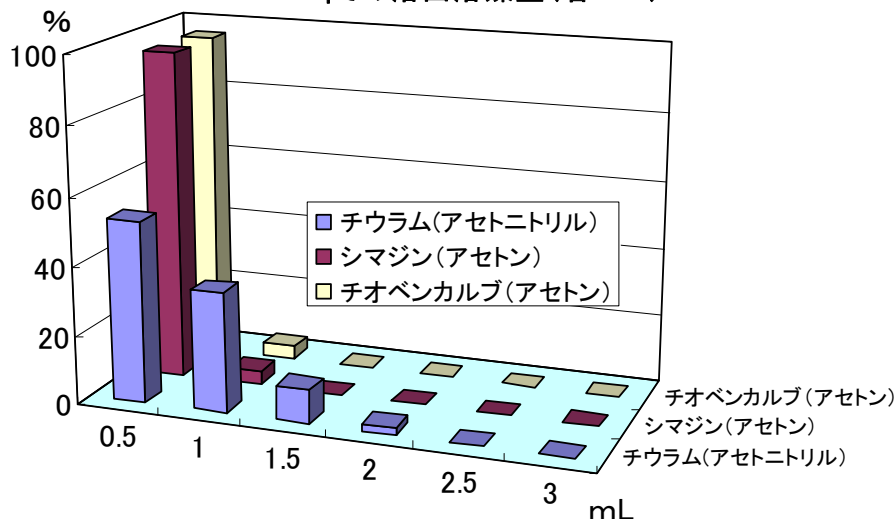

■参考法令 平成3年環境庁告示第46号 昭和46年環境庁告示第59号