
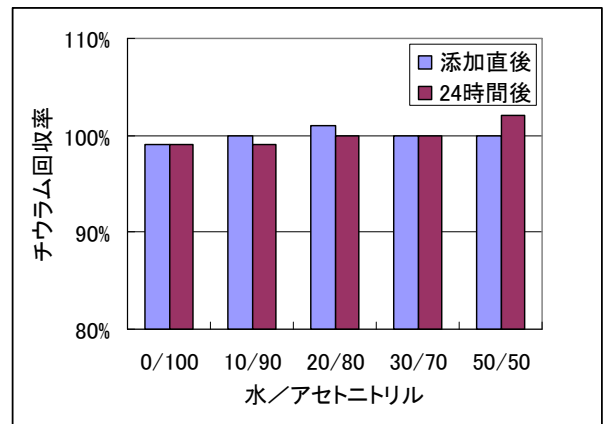


チウラム用クリーンアップ多機能カートリッジ(2)

1. チウラム用クリーンアップ多機能カートリッジAutoprep® MF-1は水/アセトニトリル=50/50の溶液でもチウラムだけスルーして、妨害成分を保持することができる
⇒脱水が不十分な試料でも適用可能
2. 24時間後のチウラム量変化なし

■プロトコル

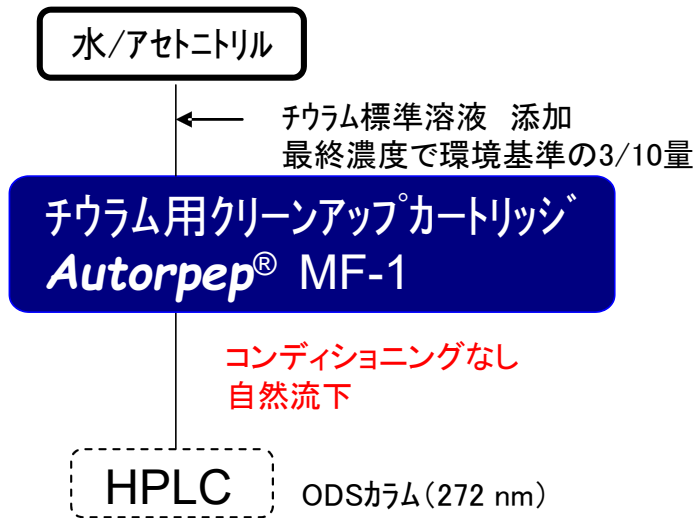

		チウラムの溶解溶媒(水/アセトニトリル混合溶液)				
		0/100	10/90	20/80	30/70	50/50
回収率	添加直後	99%	100%	101%	100%	100%
	24時間後	99%	99%	100%	100%	102%